

# CRYOJANE TAPE-TRANSFER 設置手順書

設置のために以下の物品をご用意ください:

- 100%エタノール(100ml)、ガーゼ、グローブ

※設置の前に、クライオスタットの電源を切り、乾燥させ、室温に戻してください。

 <p><b>01</b> クライオスタットの左角にコントロールユニットを置きます。</p>	 <p><b>02</b> 100%エタノールとガーゼでチャンバー内の全ての壁を綺麗にします。</p>	 <p><b>03 (オイルバスがある場合)</b> チャンバーの左奥の壁にオイルバスを置きます。</p>
 <p><b>04</b> オイルバスとフラッシュユニットのケーブルを通します。</p>	 <p><b>05</b> フラッシュユニットを手前の壁近くのチャンバーの底面に置きます。</p>	 <p><b>06</b> ドアバーにケーブルを通します。</p>
 <p><b>07</b> チャンバーの手前端にケーブルを通したままでドアバーを置きます。</p>	 <p><b>08</b> コントロールユニットにフラッシュユニットとオイルバスのケーブルを接続します。</p>	 <p><b>09</b> ケーブルホルダーを使って、クライオスタットの外側にケーブルを固定します。</p>



**10**

ドアバーのケーブル用孔のギャップを断熱材等で埋めて下さい。




**11**

内部の設置は上図のようになります。



**12**

標準では、ハンドローラーブラケットは手前のチャンバーの壁に取り付けます。ハンドローラーに容易にアクセスできる十分な空間が必要です。

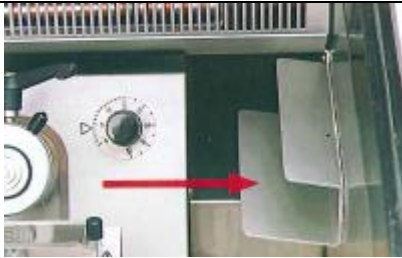

**13**

スライドストレージシェルフは専用スライドガラスを置くための台です。標準では、チャンバーの右側の壁に取り付けます。スライドガラスに容易にアクセスできる十分な空間が必要です。



**(※フラッシュユニットの取外し 1)**

フラッシュユニットのマウンティングプレートにあるネジを緩めて取り外すことで、フラッシュユニットを取り外せます。



**(※フラッシュユニットの取外し 2)**

マウンティングプレートの一部はチャンバー内部に残ります。